

## Provtagningsinstruktioner - Listeria Miljöprov

Använd svabbar i form av **sterilkompress** eller **steriltops** för kontroll av eventuell förekomst av *Listeria monocytogenes*. Kompress är idealiskt för stora öppna ytor och tops är bäst för trånga utrymmen som sprickor, springor och andra svåråtkomliga områden.

Om du ska provta en torr yta är det bättre att använda tops med transportmedium eller en kompress som fuktats med steril vätska (Buffertmedium).

Torra tops används för våta provtagningsytor/platser.

Det går att beställa dessa material från oss på Eurofins Hjortens Lab.

### Tops



#### Provtagning med sterila topsar

- Börja med att tvätta dina händer noggrant, använd handskar och var försiktig så att svabbarna inte kommer i kontakt med andra ytor.
- Välj ut vilka platser som ska provtas.
- Öppna förpackningen, ta ut skyddsroret och ta bort locket från det. Ta ut svabben från förpackningen, håll skyddsroret lodrätt och doppa svabben i transportmedium tills svabben blir fuktad.
- Dra svabben över den förbestämda ytan. Använd svabben i olika riktningar och rotera den så att hela ytan kommer i kontakt med ytan som ska provtas.
- För tillbaka svabben in i skyddsroret och tryck in så att röret stängs. Det sterila mediet i skyddsroret ska vara kvar. Notera provtagningsplatsen på svabben.
- Fyll i vår följesedel med beställarens uppgifter, provtagningsstid (datum och klockslag), provtagningsplats och ange Listeria eller paketkod som önskad analys.
- Prov som beräknas ankomma till laboratoriet inom 24 timmar behöver ej kylas.

## Kompress

### Provtagning med sterilkompress

- Börja med att tvätta dina händer noggrant, använd handskar och var försiktig så att svabbarna inte kommer i kontakt med andra ytor.
- Välj ut vilka ytor som ska provtas.
- Öppna förpackningen och ta ut kompressen.
- På en fuktig yta kan du ta prov med kompressen genom att torka ytan med kompressen och rotera den så att hela kompressen kommer i kontakt med ytan som ska provtas. På en torr yta fukta kompressen först med den sterila buffertlösningen.
- Efter provtagning, lägg tillbaka kompressen i en markerad plastpåse eller livsmedelsburk. Markeringen är nödvändig för att laboratoriet ska kunna skilja de olika proverna åt och ange rätt provtagningsplats på rapporten.
- Byt handskar innan nästa prov tas för att undvika förorening mellan proven.
- Fyll i vår följesedel med beställarens uppgifter, provtagningstid (datum och klockslag), provtagningsplats och ange Listeria eller paketkod som önskad analys.
- Prov som beräknas ankomma till laboratoriet inom 24 timmar behöver ej kylas.

